

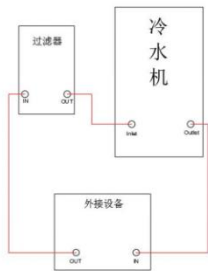
# 水冷设备 CW-6300AN 220V/50HZ

## 技术规格书



CW-6300 是通过 CE 认证的专业水冷设备，水箱容量为 40L，可选用环保冷媒，可以很好的冷却加热设备；有多种设定、故障显示功能和多种报警保护功能，是一款适用于 MTICZ 晶体生长器、较大的管式炉、大功率感应加热器等冷却降温的水冷设备。

技术参数：

设备名称型号	水冷设备 CW-6300
设备特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制冷稳定，环保节能，使用寿命长</li> <li>• 两种温控模式，温控智能化</li> <li>• 控温精度最高可达<math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源：AC220V 50HZ</li> <li>• 功率：4.6KW</li> <li>• 工作电流：3.4-21A</li> <li>• 制冷量：26826Btu/h</li> <li>• 水箱容量：40L</li> <li>• 出入水口：Rp1</li> <li>• 最大量程：75L/min</li> </ul>
过滤器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标配一过滤器可直接使用</li> <li>• 水冷机、过滤器与设备水管连接如下图所示</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水冷机过滤器的滤芯需 3-6 个月更换一次</li> </ul>

智能温控器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用 T-507 型智能控制器</li> <li>• 出厂设定为恒温温控模式，水温设定为25度，用户可以根据需要调整。</li> <li>• 安全保护：当室温超高、水温超高/低、水流量偏高/低均会报警提示，报警时出错的代码与水温会交替显示</li> </ul> 
产品尺寸	外形尺寸：长 655mm*宽 810mm*高 1170mm（长度包含过滤器长度） 
重量	约 165kg
保质期	1 年（不包含模具等损耗件）
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警，运行数分钟后就会恢复正常。</li> <li>• 第一次开机后，必须马上检测水管管路有无漏水</li> <li>• 由于压缩机等器件有一个较长的启动过程，根据不同的工况从几十秒到数分钟不等，所以不要频繁开机</li> <li>• 严禁水冷机在无水的状态下开机</li> <li>• 加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水，注意不要让水溢出</li> <li>• 冷却机在长期使用后建议开盖清理灰垢，以保证散热性能良好。</li> <li>• 北方寒冷地区应该使用无腐蚀性的防冻液。</li> </ul>