

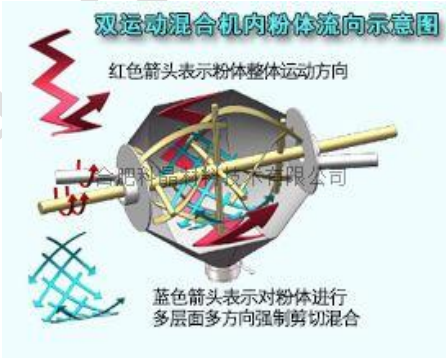
# 台式 2L 双运动干粉混料机 JHT-2L


## 技术规格书



JHT-2L 是一款新一代粉体混料机，其混料效率更高，均匀性更好。此换料机采用三维运动混料罐，可确保固体粉末混合无死角，与传统混料机相比较，其混料效率可提高 50%。

技术参数：

设备名称型号	台式 2L 双运动干粉混料机 JHT-2L
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 双运动叠加混合技术：重力扩散型混合（罐体三维运动），可实现粉体混合达到宏观均匀和微观超精细均匀。</li> <li>• 特别适合于混合金属粉和聚合物粉，对两种一上比重差异较大粉体混合效果更好</li> <li>• 可选配 3L 与 5L 混料罐和混合剪切桨（可安装在台式混料机上）</li> </ul>  <p><b>双运动混合机内粉体流向示意图</b></p> <p>红色箭头表示粉体整体运动方向</p> <p>蓝色箭头表示对粉体进行多层多方向强制剪切混合</p>
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源：AC 220V 50/60HZ</li> <li>• 功率：250W</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 罐体材质为不锈钢，采用快速连接的方式安装 方便操作</li> <li>• 容积：2L</li> <li>• 可装入物料最大容积：罐体容积的 75%</li> <li>• 可装入物料最大重量：5KG</li> <li>• 罐体顶部的一个 <math>\phi 102\text{mm}</math> 的口子为物料的进出口，利用卡箍与</li> </ul>

混料罐与混料桨	盲板进行密封 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 混料罐转速：0-30rpm/min 可调</li> <li>• 混料桨转速：0-70rpm/min 可调</li> </ul> 
混料时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-99 秒可调</li> </ul>
设备外形尺寸	380mm (L) *300mm (W) *480mm (H) 
重量	约 25KG
质保	一年保质期，终身维护
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期清理料桶、主轴、叶片上的粘附物料。当用水做清洁剂时，清洁后应擦拭干净积水，并用压缩空气吹干桶体。清洗设备的液体不能与电气部件有任何接触。</li> <li>• 定期执行保养以及正确的操作方法是机器达到高效长寿的前提条件。</li> <li>• 检查所有的紧固件，并进行加紧，做防松处理。</li> </ul>